

气相色谱操作规程

一、开机 a.气 b.电脑 c.主机 d. 图标（工作站）

二、方法 a. 调用已有方法 b. 编辑完整方法（留仪器/采集）

①进样器 a.进样量 b.洗针程序.

②进样口 a.打勾 b.温度 c.分流比（分流）吹扫时间（不分流）

③柱子 a.连接 b.流量（恒流）压力（恒压）

④柱箱 a.温度程序 b.保护温度

⑤检测器 a.打勾 b.温度

⑥信号 a.来源 b.保存。

方法（另）保存

三、名称：数据文件名称（子目录，前缀）

四、序列 a.数据文件名称（子目录，前缀）。

b.序列表从表左下角开始①开始位；②间隔位；③总瓶数；④每瓶进样次数；⑤所用方法。

序列（另）保存

五、进样（等待就绪）

六、关机（编关机方法 a.进样口关加热；b.柱温 50℃； c.检测器全关

七、维护 ①进样器 a. 针； b.洗针液

②进样口 a. 隔垫； b. 衬管； c.分流平板

③柱子 a.切头； b.老化（可编一老化方法）

④检测器 a.收集极； b.喷嘴。